

# Aqua Clear

## **Mikrobiozider Zusatz für Heizbadflüssigkeiten auf wasserlöslicher Basis Azidfrei – nach Neutralisation biologisch abbaubar**

---

Aqua Clear verhindert zuverlässig das Wachstum von Bakterien, Algen, Pilzen und Ausfällungen von anorganischen Salzen. Aqua Clear ist aldehydfrei und weist eine sehr geringe Toxizität auf. Aqua Clear fördert die Benetzung.

Der zugesetzte Farbstoff färbt vorhandene Proteinausfällungen an.

Wie bei allen Heizbadzusätzen lässt die mikrobiozide Wirkung im Laufe der Zeit nach. Bei zunehmender Verunreinigung, d.h. bei zunehmendem Bakterienwachstum kommt bei Verwendung von Aqua Clear es zu einer Entfärbung der Heizbadflüssigkeit. Die wiederum eine Verunreinigung mit Bakterien, Viren, Algen oder Pilze anzeigt.

### **Anwendung :**

Pro Liter der Heizbadflüssigkeit werden 5 ml Aqua Clear zugesetzt.

Es wird empfohlen die Heizbadflüssigkeit alle 1-2 Monate zu wechseln.

Bei Entfärbung der blauen Heizbadflüssigkeit sofort erneuern.

### **Gefahrenhinweise:**

Schwach reizend bei Benetzung der Haut.

Reizend bei Benetzung von Augen und Schleimhäute.

Bei Benetzung der Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei Benetzung der Augen und Schleimhäute gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

Immer geeignete Schutzkleidung tragen.

### **Erste Hilfe Maßnahmen:**

Bei Verschlucken den Mund sofort mit genügend Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Bei Augenkontakt mindesten 15 Minuten mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

**Produktbezeichnung:** Aqua Clear

**Artikelnummer:** 184404

250 ml in PE Flasche ausreichend für 50 Liter Heizbadflüssigkeit

### **Materialverträglichkeit:**

Universell – außer Aluminium & Acrylglas.

**Aqua Clear Poly (Artikelnummer: 184405) verwenden.**

Hersteller: WAK-Chemie GmbH Siemensstr. 9, 61449 Steinbach

Vertrieb: Hengler Analytik Siemensstr. 9, 61449 Steinbach